

BIOFINDER

Test za detekciju kontaminacije

OPIS I PRIMENA

BIOFINDER je brzi, jednostavni, vizuelni test za detekciju kontaminacije na površinama. Naročito se preporučuje za otvorene površine. Ovaj proizvod reaguje na katalaza pozitivne mikroorganizme i organske ostatke sa enzimom katalaze ili metalima. **BIOFINDER** se može koristiti na horizontalnim ili vertikalnim površinama napravljenim od širokog spektra materijala (nerđajući čelik, polipropilen i epoksidne površine) kako bi se otkrilo prisustvo ostataka posle čišćenja i dezinfekcije.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

BIOFINDER se koristi za procenu prisustva ostataka organske materije i mikrobne kontaminacije na površinama posle čišćenja i dezinfekcije.

1. Nežno poprskajte BioFinder na površine od 10 do 15 cm. Ne mućkati.
2. Ostavite da deluje 30-60 sekundi.
3. Vizuelno pregledajte površinu nakon nanošenja.
4. Formiranje malih mehurića otkriva prisustvo kontaminacije. Ako se ne primećuju mehurići, nivoi kontaminacije su ispod granice detekcije. Kada se otkrije kontaminacija, preporuka je da se ponovi sanitarna procedura čišćenja na kontaminiranim područjima.
5. Testirane površine isprati velikom količinom vode.

Pažnja: Nemojte nanositi proizvod na zardale površine jer mogu dovesti do lažnih pozitivnih rezultata.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Glavni sastojci	Anjonski tenzidi, nejonski surfaktanti, sredstva za izbeljivanje na bazi kiseonika
Izgled	Narandžasta providna tečnost
Boja	Narandžasta
Miris	Karakterističan
pH (po potrebi)	± 5
Specifična masa (na 20°C)	± 1,05 g/ml
Rastvorljivost	Meša se sa vodom u svim razmerama.

Vrednosti prikazane u tabeli ne predstavljaju tehničke specifikacije.

KOMPATIBILNOST

BIOFINDER se može koristiti na materijalima koji se obično koriste u prehrambenoj industriji.

ŽIVOTNA SREDINA

BIOFINDER ne sadrži hlor i stoga ne postoji rizik od formiranja organskih apsorbirajućih halogena (AOX).

BIOFINDER je u skladu sa EU Direktivom 648/2004 o biorazgradivosti surfaktanata.

BEZBEDNOST

BIOFINDER je klasifikovan kao korozivan.

Klasifikacija (CLP):

H318 Dovodi do teškog oštećenja oka

Nemojte mešati sa jakim kiselinama, jakim bazama ili bilo kojim drugim proizvodom. Pažljivo pročitajte bezbednosni list za **BIOFINDER** i pridržavajte se uputstva za rukovanje hemikalijama i njihovo odlaganje.

SKLADIŠTENJE

Skladištite proizvod zatvoren u originalnom pakovanju i sprečite bilo kakvo curenje.

Ne izlažite direktnoj sunčevoj svetlosti i visokim temperaturama (> 30 °C).

Detaljnije preporuke dostupne su u podpoglavlju 7 Bezbednosnog lista.

Rok upotrebe: Koristite pre isteka roka naznačenog na pakovanju (2 godine od datuma proizvodnje).

PAKOVANJE

BIOFINDER se pakuje u 3x500ml bočice.

TDS **BIOFINDER**

Revizija April 2022

Distributer za Bosnu i Hercegovinu:

Europapier-Hercegtisak d.o.o.

Varaždinska 2a, 88220 Široki Brijeg

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 39 700-730

Mail: office@europapier.ba